
5


GL Sciences Inc.

MonoTrap™具有大的表面积和硅胶,活性炭和ODS的特性。通过多孔性硅胶的大表面积和活性 炭含量的吸附效果,获得高吸附率。因此,可以在短时间内进行高灵敏度分析。

此次我们使用MonoTrapTM DCC18(含有活性炭)对芒果汁的香味成分进行顶空简易浓度分析。 MonoTrapTM价格低廉,一次可以使用多个。可以在短时间内进行高灵敏度分析。

前处理顺序

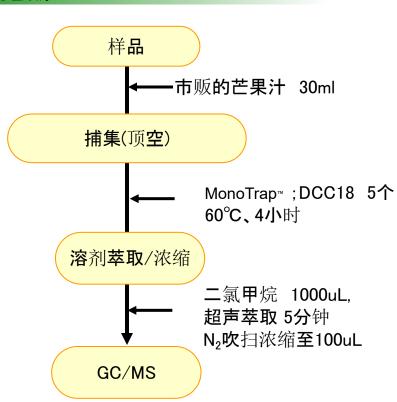

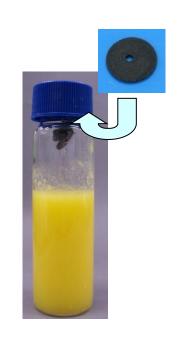

GC条件

系统: SHIMADZU GC-2010、GCMS-QP2010

色谱柱:InertCap Pure-WAX(Cat.1010-68142)

0.25mmI.D. \times 30m df=0.25 μ m

柱温 :40°C(5min)→4°C/min→250°C(5min)


载**气**:He 120kPa

进样量:Split / Splitless,1uL

250°C

检测器 : MS Scan (m/z;40-450)

高惰性WAX柱InertCap™ Pure-WAX是最适合香味成分分析的柱子。 推荐与MonoTrap™一起使用。

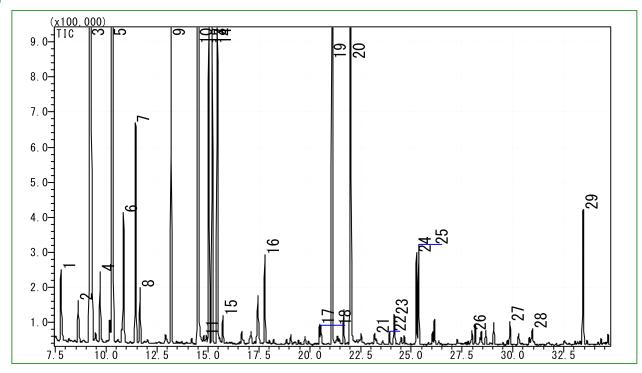

- 1 β -Myrcene
- 2 D-Limonene
- 3 Isopentyl alcohol
- 4 n-Butyl butanoate
- 5 β-trans-Ocimene
- 6 β -cis-Ocimene
- 7 Isoamyl butanoate
- 8 n-Hexyl acetate
- 9 cis-3-Hexenyl Acetate
- 10 1-Hexanol
- 11 3-Hexen-1-ol
- 12 Allo-Ocimene
- 13 2-Propenyl hexanoate
- 14 cis-3-Hexen-1-ol
- 15 Allo-Ocimene

- 16 Furfural
- 17 2,3-Butanediol
- 18 Dimethyl Sulfoxide
- 19 β -Linalool
- 20 Propylene Glycol
- 21 Butanoic acid
- 22 Ethyl butanoate
- 23 α Caryophyllene
- 24 α-Terpieol
- 25 α -Methylbenzyl acetate
- 26 2-Methyl-3-buten-2-ol
- 27 Ethyl decanoate
- 28 Phenylethyl Alcohol
- 29 Diphenyl ether

※根据质谱库检索结果

红字…文献记载成分([食品]香味百科字典 日本香料协会编集)