


MonoTrap它是一种新型整体型填料，具有大的表面积和硅胶，活性炭和ODS的特性。通过多孔性硅胶的大表面积和活性炭含量的吸附效果，获得高吸附率。因此，可以在短时间内进行高灵敏度分析。

此次我们使用MonoTrap DCC18(含有活性炭)对木兰的香气成分进行简易的浓度分析。通过将多个MonoTrap放入Tedlar袋中进行被动取样。(请单独咨询Tedlar袋。)

前处理顺序

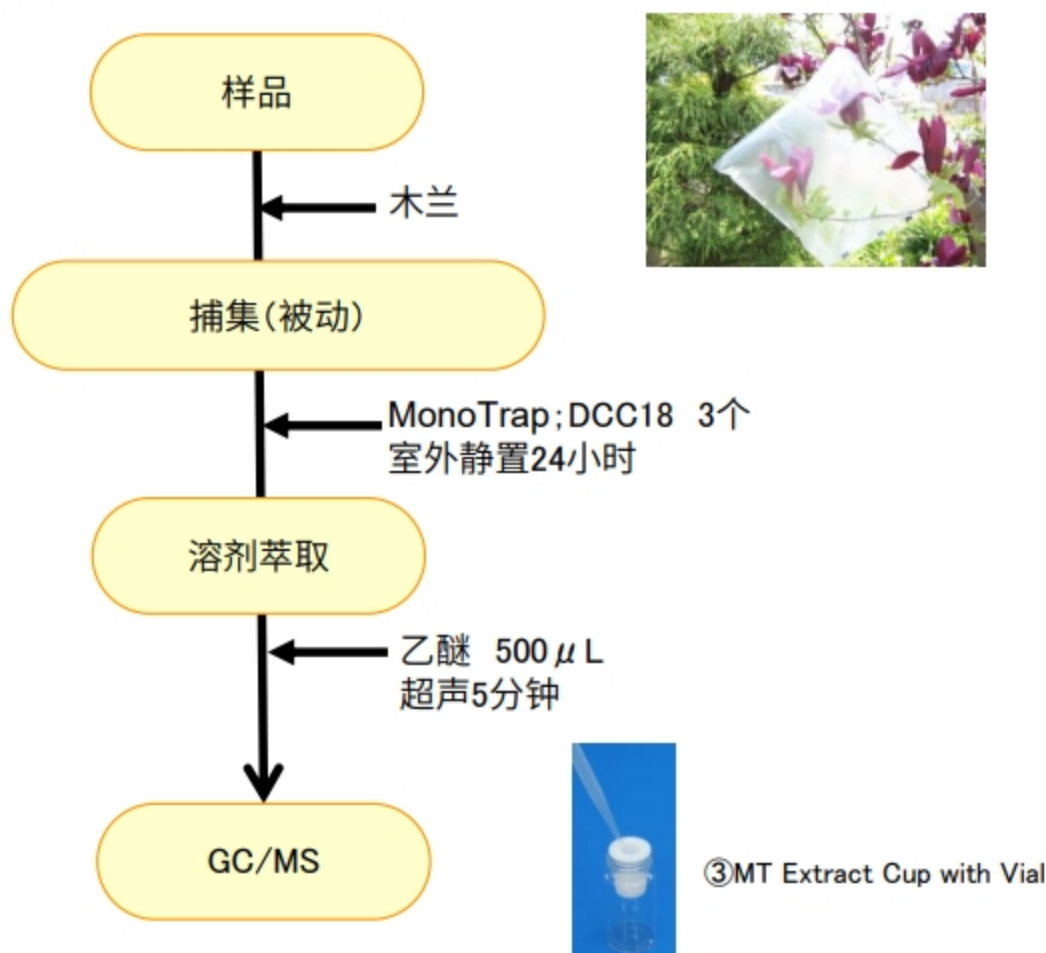

GC条件

色谱柱: InertCap Pure-WAX (Cat.1010-68142)

0.25mm I.D. × 30m df=0.25 μm


柱温: 70°C → 4°C/min → 220°C (30min)

载气: He 90kPa

进样量: Splitless, 1 μL

250°C

检测器: MS Scan (m/z; 35-450)

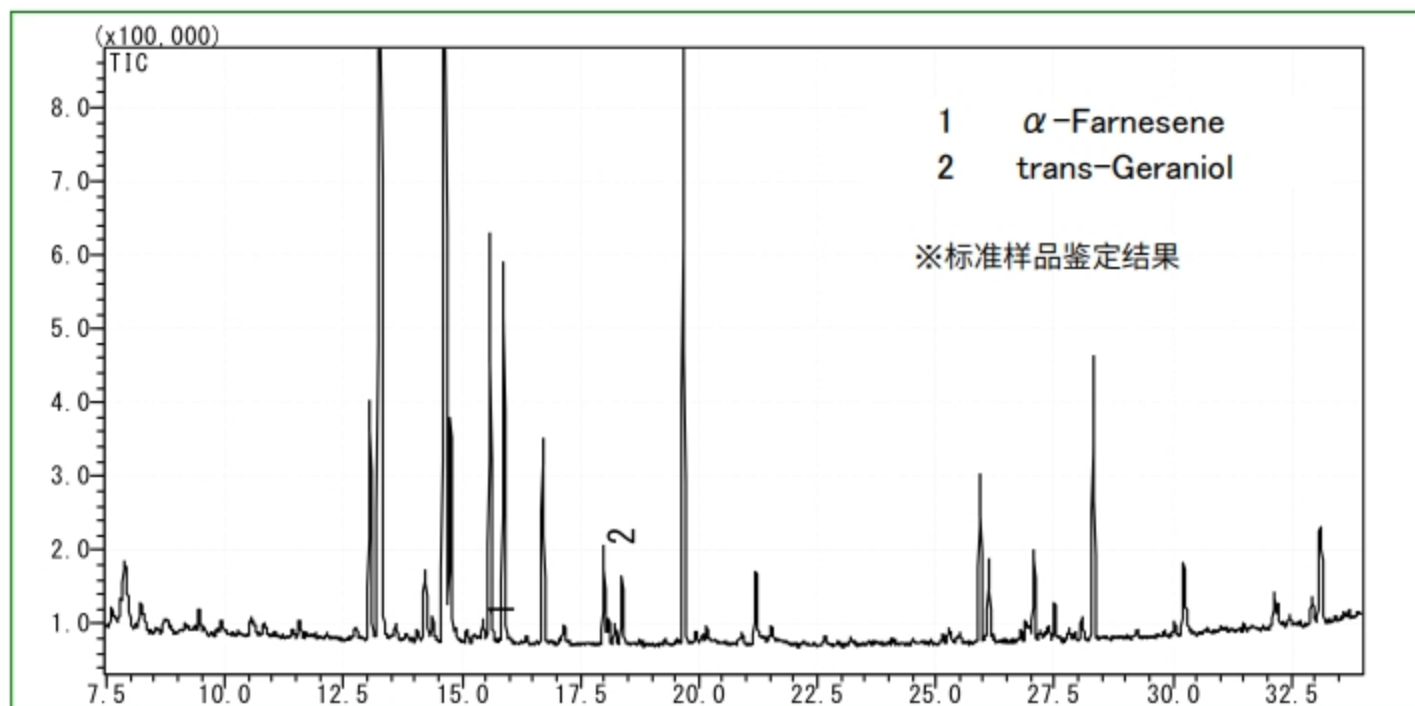

MonoTrap系列产品线



DCC18



RCC18



DSC18



RSC18

cat.No	品名	形状	规格	活性炭	官能基
1050-72101	MonoTrap DCC18	Disk	O.D.10mmx thick 1mm	含有	C18
1050-72201	MonoTrap RCC18	Rod	O.D.2.9 mmxI.D.1mm xHight 5mm	含有	C18
1050-71101	MonoTrap DSC18	Disk	O.D.10mmx thick 1mm	无	C18
1050-71201	MonoTrap RSC18	Rod	O.D.2.9 mmxI.D.1mm xHight 5mm	无	C18

MonoTrap...MonoTrap Start-UP-KIT

	品名	数量
①	MT Holder	5
②	MT Stand	1
③	MT Extract Cup with Vial(20ml)	5
④	Clean Pin Hole Septum with vial(40ml)	5
⑤	200 μ L Glass Insert (Flat Bottom)	40
⑥	MonoTrap DCC18	20
⑦	MonoTrap RCC18	20
⑧	MonoTrap DSC18	20
⑨	MonoTrap RSC18	20

