


MonoTrap它是一种新型整体型填料，具有大的表面积和硅胶，活性炭和ODS的特性。通过多孔性硅胶的大表面积和活性炭含量的吸附效果，获得高吸附率。因此，可以在短时间内进行高灵敏度分析。


此次我们使用MonoTrap DCC18(含有活性炭)对风信子的香味成分进行简易的浓度分析。通过将多个MonoTrap放入Tedlar袋中进行被动取样。(请单独咨询Tedlar袋。)

前处理顺序

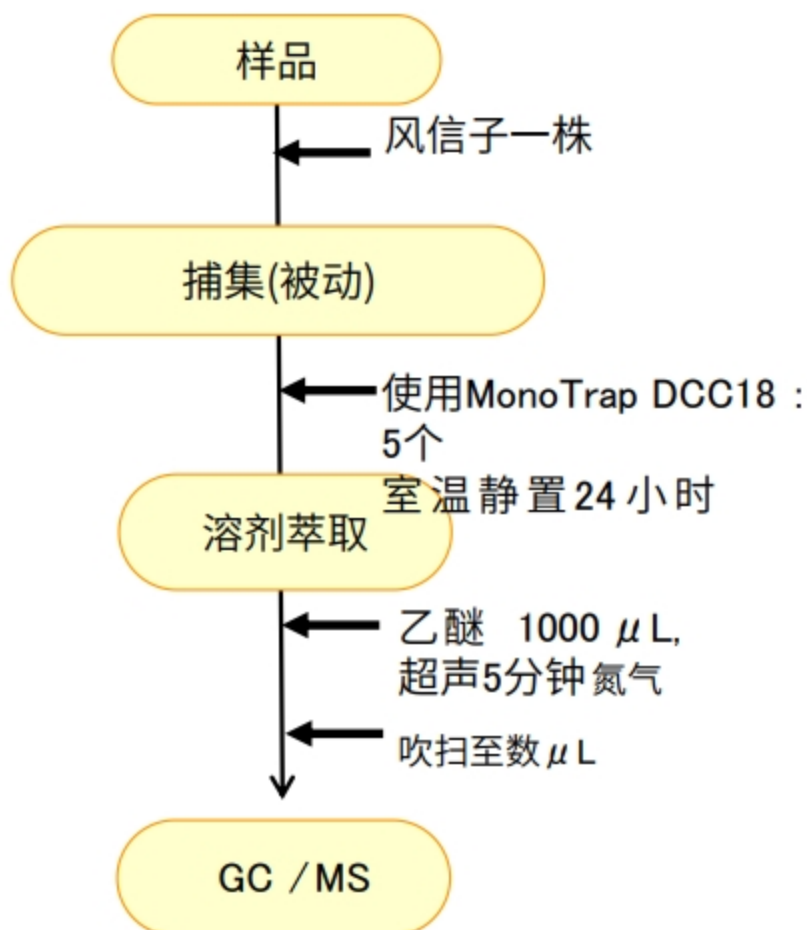

GC条件

色谱柱	: InertCap Pure-WAX 0.25 mm I.D. x 30 m df = 0.25 μ m
柱温	: 70 °C - 4 °C/min - 220 °C
载气进	: He 90 kPa
样量	: Split 1:10 250 °C
检测器	: MS Scan (50-450 m/z)
样品规格	: 1 μ L

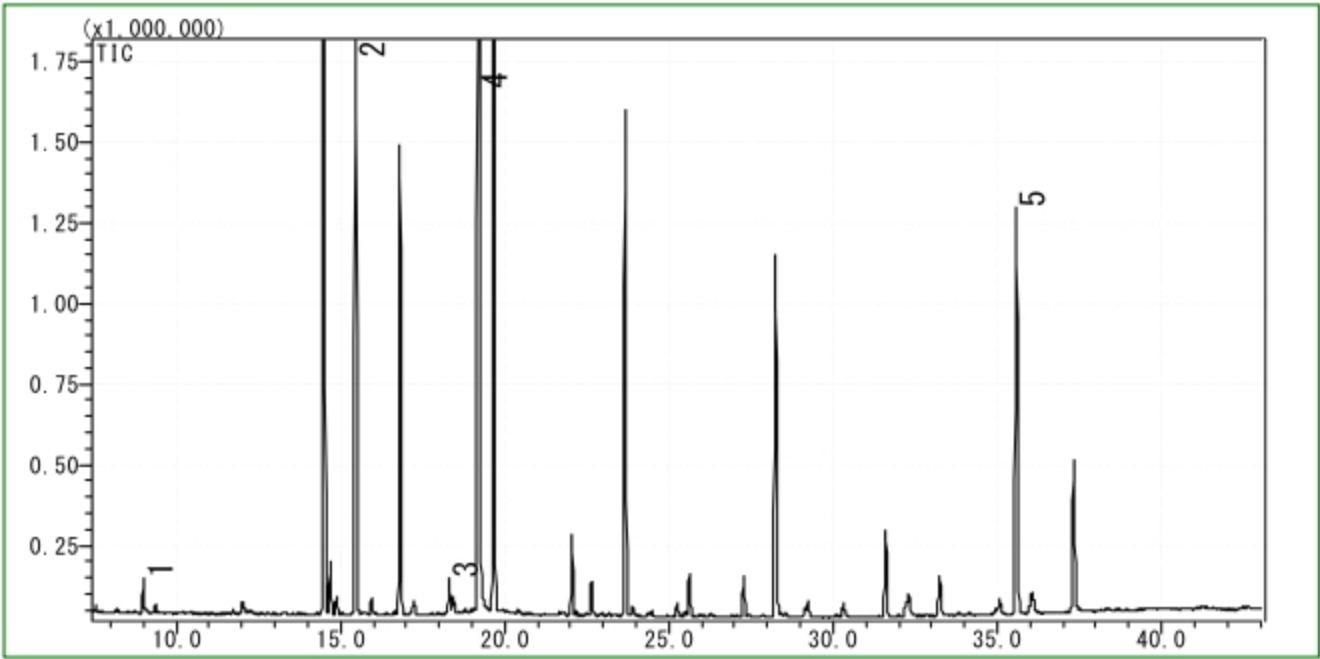

- 1 Benzaldehyde
 - 2 α -Farnesene
 - 3 Benzyl Alcohol
 - 4 Phenylethyl Alcohol
 - 5 Benzyl Benzoate
- ※标准样品鉴定结果

使用MonoTrap 系列产品线

cat.No	品名	形状	规格	活性炭	官能基
1050-72101	MonoTrap DCC18	Disk	O.D.10mmx thick 1mm	含有	C18
1050-72201	MonoTrap RCC18	Rod	O.D.2.9 mmxI.D.1mm xHight 5mm	含有	C18
1050-71101	MonoTrap DSC18	Disk	O.D.10mmx thick 1mm	无	C18
1050-71201	MonoTrap RSC18	Rod	O.D.2.9 mmxI.D.1mm xHight 5mm	无	C18

