

使用MonoTrap RCC18(含活性炭), 顶空法对生大蒜的香味成分进行捕集。用二氯甲烷萃取, FPD检测。

前处理顺序



二氯甲烷 200 μ L
超声5分钟



GC条件

系统	: GC/FPD
色谱柱	: InertCap Pure-WAX 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μ m
柱温	: 40 °C(5 min) - 6 °C/min - 250 °C
载气	: He 1 mL/min
进样量	: Split 1:50 250 °C
检测器	: FPD (S)
样品规格	: 1 μ L

