



缬沙坦主要用作治疗高血压，日本有许多处方药。
通过抑制具有升高血压作用的生理活性物质血管紧张素II的作用来降低血。
此篇分析用InertSustain C18进行了缬沙坦的测定并得到了良好的分析结果。
HPLC条件参考了美国药典(USP)。

标准液 测定例

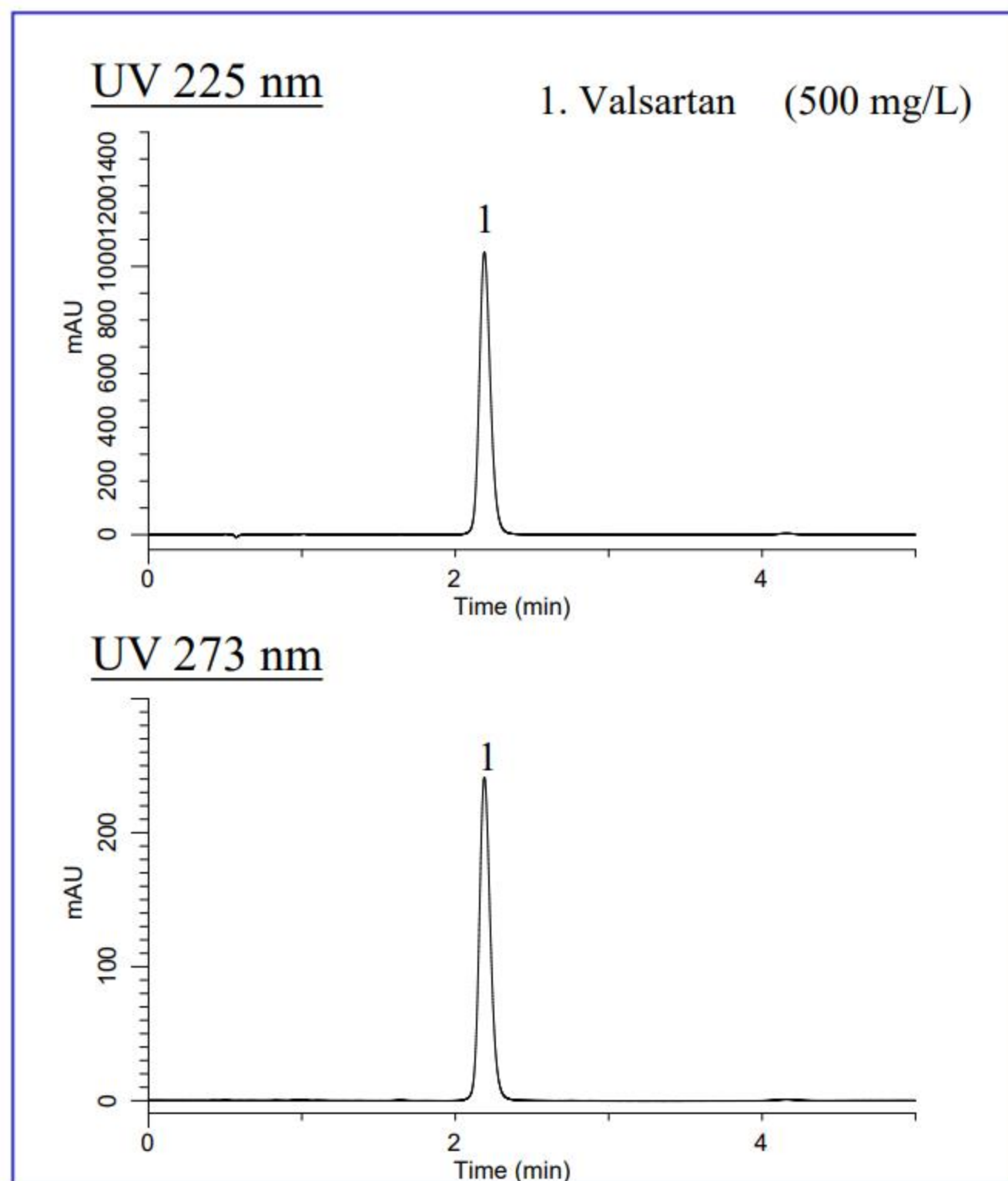

片剂 测定例

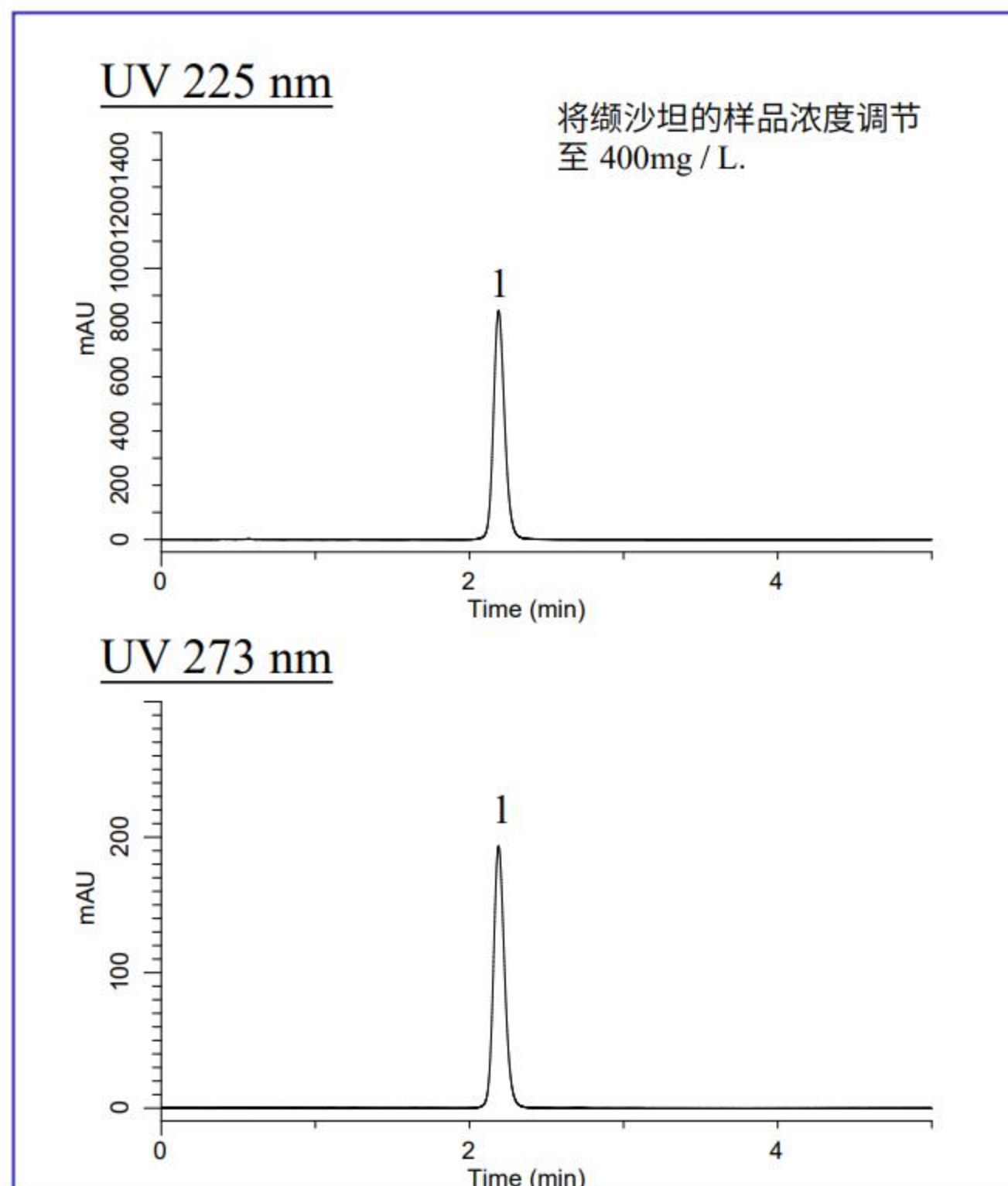

HPLC条件

色谱柱 : InertSustain C18 HP (3 μ m, 50 x 4.6 mm I.D.)
 色谱柱Cat. No. : 5020-14442
 流动相 : A) CH₃CN
 B) CH₃COOH
 C) H₂O
 A/B/C = 500/1/500, v/v/v
 流速 : 1.0 mL/min
 色谱柱温度 : 25 °C
 检测 : UV 225 nm and 273 nm
 注入量 : 5 μ L

结构式



此结构图是使用化学四维绘图创建的, 由ChemInnovation Software, Inc提供

片剂前处理

